

Affinity™ Western Blotting Stripping Buffer User Manual

Affinity™ WB 抗体剥离液说明书

【储存条件】室温保存。

【产品简介】


Western Blotting 抗体剥离缓冲液是用于去除膜上结合的一抗和二抗的增强型配方，方便用户使用化学发光底物再次检测膜。

【产品特点】

1. 即用型，操作简单—无需稀释；无令人不快的气味；室温储存。
2. 兼容性—可在湿润或干燥的 NC 膜和 PVDF 膜上使用；可与任何封闭缓冲液、酶偶联物和化学发光底物配合使用。
3. 高性价比—节省宝贵的时间和样本；首次使用可有效剥离。
4. 强大而温和—有效保留转印蛋白，对印迹可进行多次抗体剥离操作。
5. 灵活—用于剥离和重新检测抗体以优化抗体浓度，或使用不同抗体检测新的抗原。

【使用方法】

1. TBST 漂洗印迹 5 分钟以去除化学发光底物。
2. 加入足量抗体剥离缓冲液完全覆盖印记膜，在 37°C 下轻轻摇匀孵育 20~35 分钟。
3. 取出印迹膜并在 TBST 中轻摇浸洗 5 分钟 x2 次。
4. 封闭印迹膜。
5. 进行下一次印迹实验。

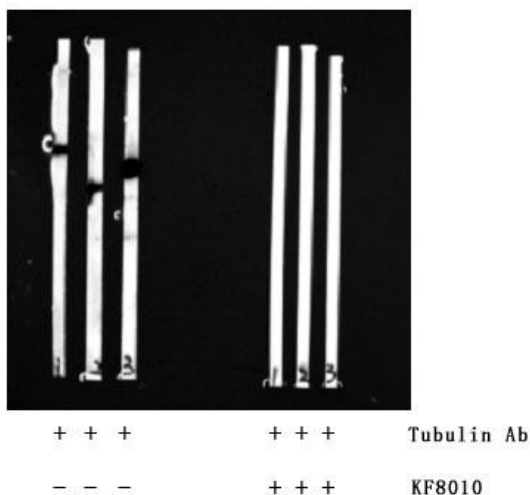

【备注】

本产品仅供科研使用。